

如何用EPview软件校准您的显微镜

无论您使用哪种设备来控制您的EP50数码显微镜相机，使用EPview软件校准您的显微镜只需简单的几个步骤。

第 1 步

开始手动放大倍率校准

第 2 步

从物镜列表中选择要校准的物镜

第 3 步

在千分尺上指定一段带有起点和终点的距离


第 4 步

确认输入并选择适当的计量单位


第 5 步

必要时校准其他物镜。否则，程序完成

Windows上的
EPview软件

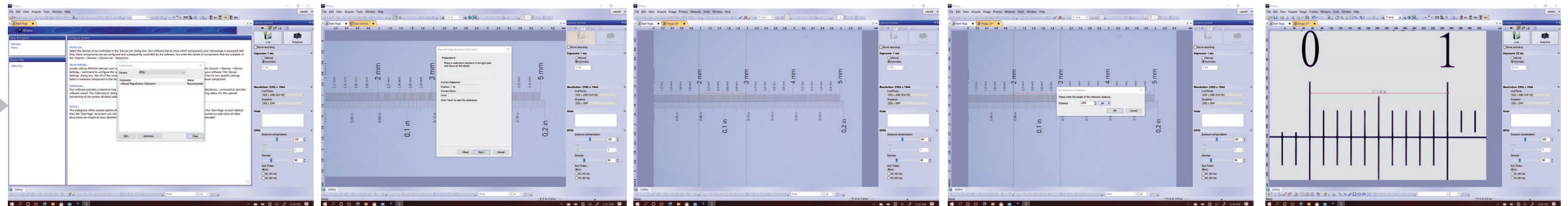

iOS上的EPView
APP

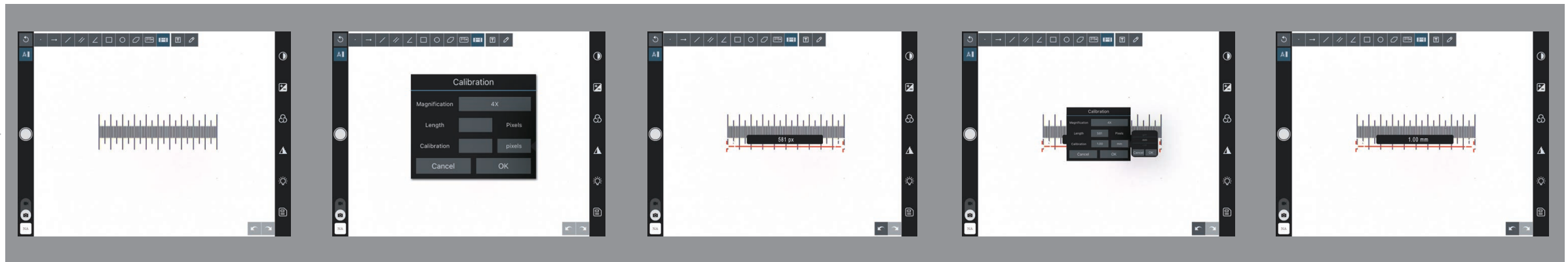

EPView屏幕显示
(OSD)

